

USB-IrDA変換器のWindows11におけるドライバー設定手順


目次

- ドライバーのセットアップ
 - 過去にUSB-IrDA変換器をPCに接続したことがある場合
 - 初めてUSB-IrDA変換器をPCに接続する場合
- デバイスマネージャーでデバイスの認識状態を確認する
- ドライバーを更新する


ドライバーのセットアップ

過去にUSB-IrDA変換器をPCに接続したことがある場合

1. USB-IrDA変換器をPCから外します。
2. Driver Installer_v1.20.0.exe を実行します。

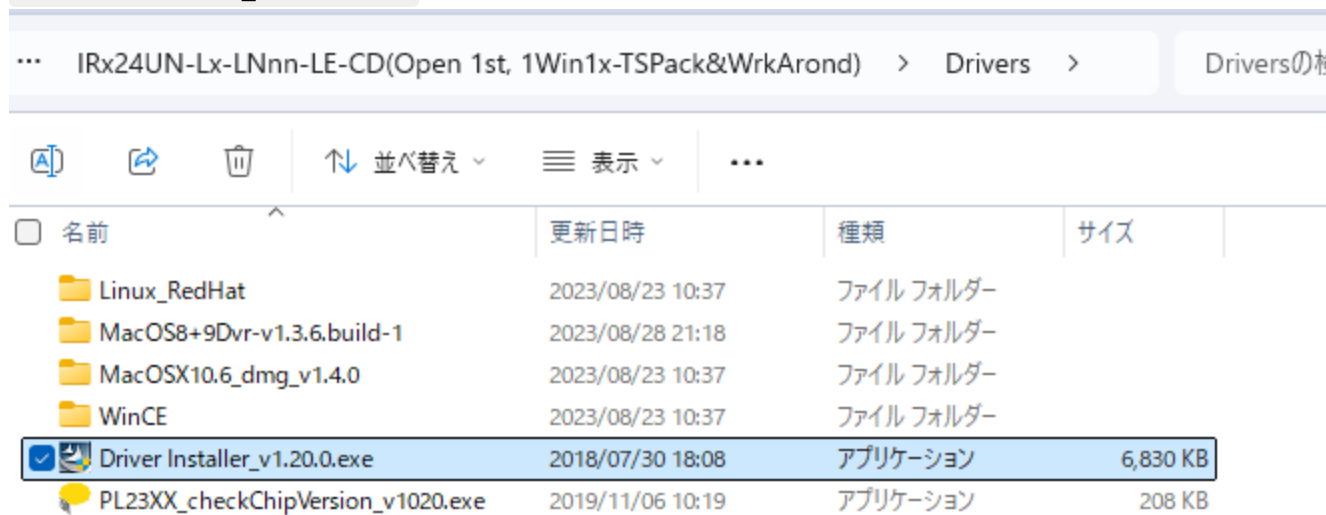


3. 削除 を選択し、既存のドライバーを削除します。

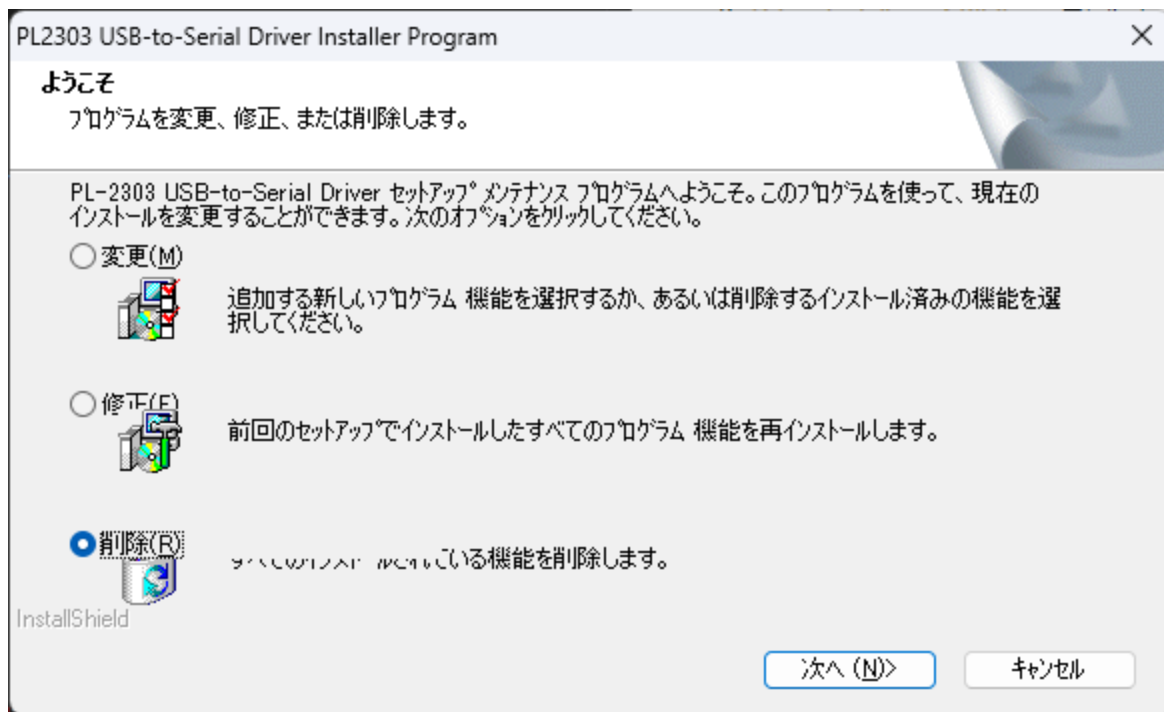

初めてUSB-IrDA変換器をPCに接続する場合


1. Driver Installer_v1.20.0.exe を実行し、画面の指示に従ってインストールを進めて下さい。

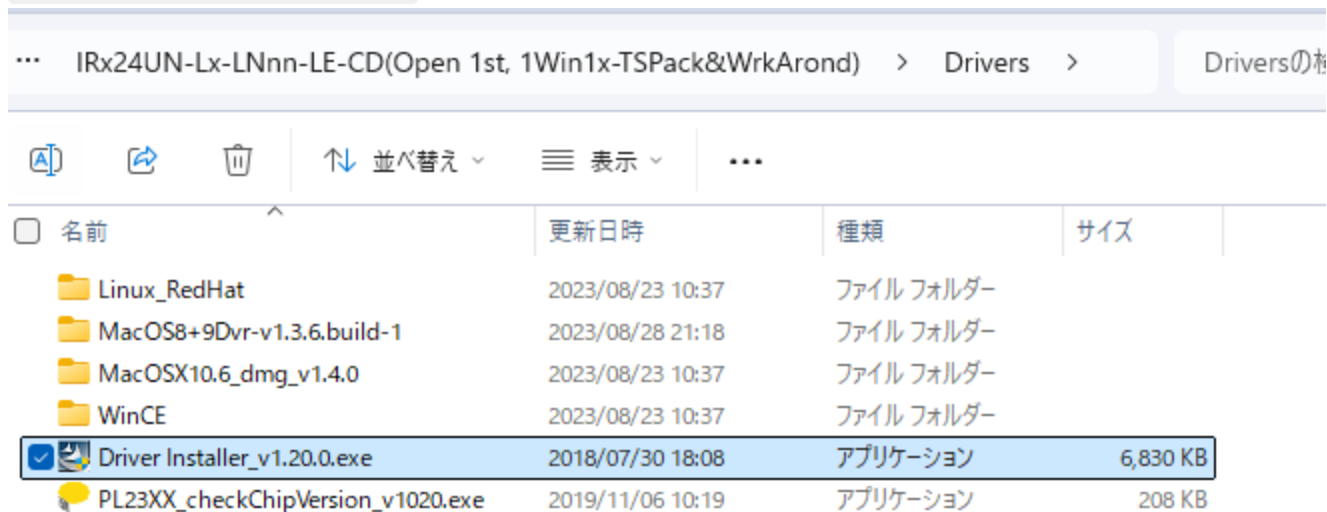

デバイスマネージャーでデバイスの認識状態を確認する

1. USB-IrDA変換器をPCに接続します。
2. デバイスマネージャーの **ポート (COMとLPT)** の項目を確認します。
 1. Window11に対応していない状態の場合
 - 下図のような表示になります。 **ドライバーを更新する**へ進み、ドライバーを更新して下さい。
2. ドライバーを正常に認識出来ている場合

- 該当デバイスの項目をダブルクリックしてプロパティを開き、ドライバータブのバージョンが 3.8.25.0 となっていれば正常に認識出来ていますので、セットアップは完了です。

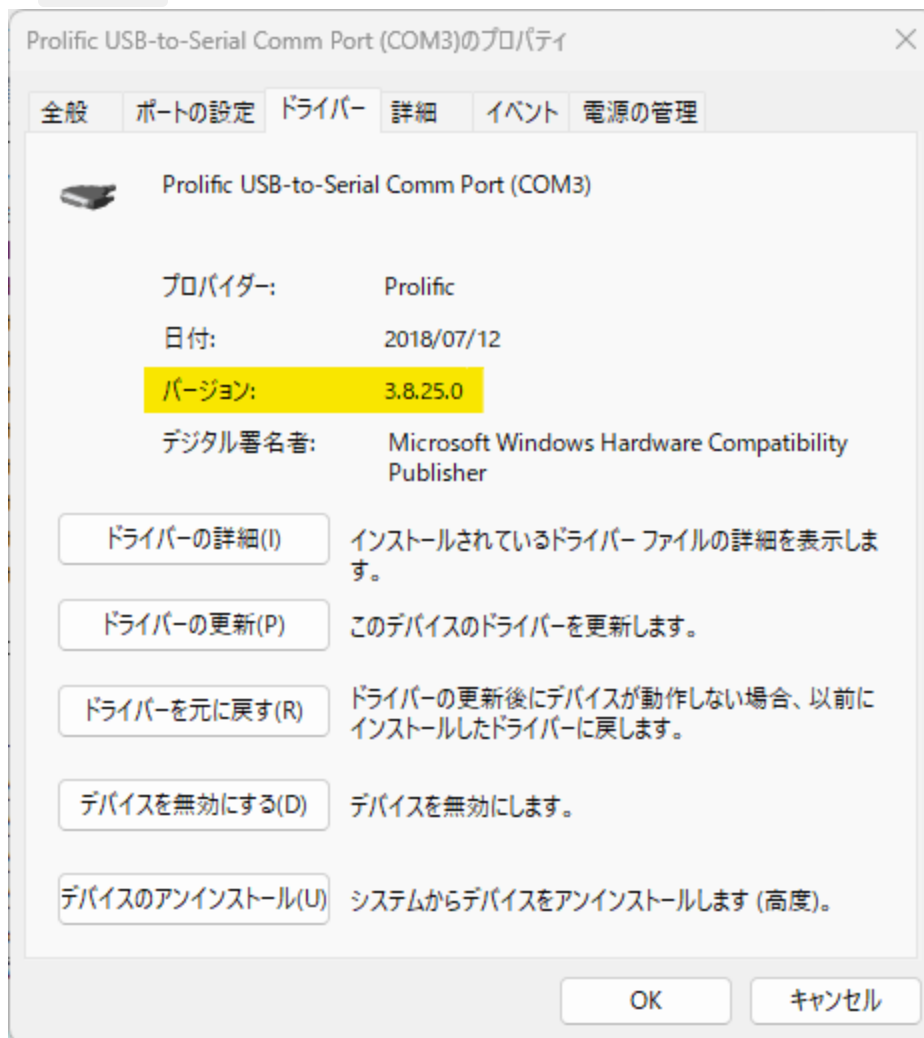

ドライバーを更新する

1. USB-IrDA変換器をPCに接続します。
2. デバイスマネージャーの **ポート (COMとLPT)** の該当のデバイスをダブルクリックし、プロパティを開きます。
3. ドライバータブの **ドライバーの更新** を選択します。



4. コンピューターを参照してドライバーを検索(R) を選択します。




5. コンピューター上の利用可能なドライバーの一覧から選択します(L) を選択します。




6. **ドライバーをインストールする**で正常にインストール出来ていれば、**Prolific USB-to-Serial Comm Port バージョン: 3.8.25.0**が表示されるので、こちらを選択

し、**次へ** をクリックします。

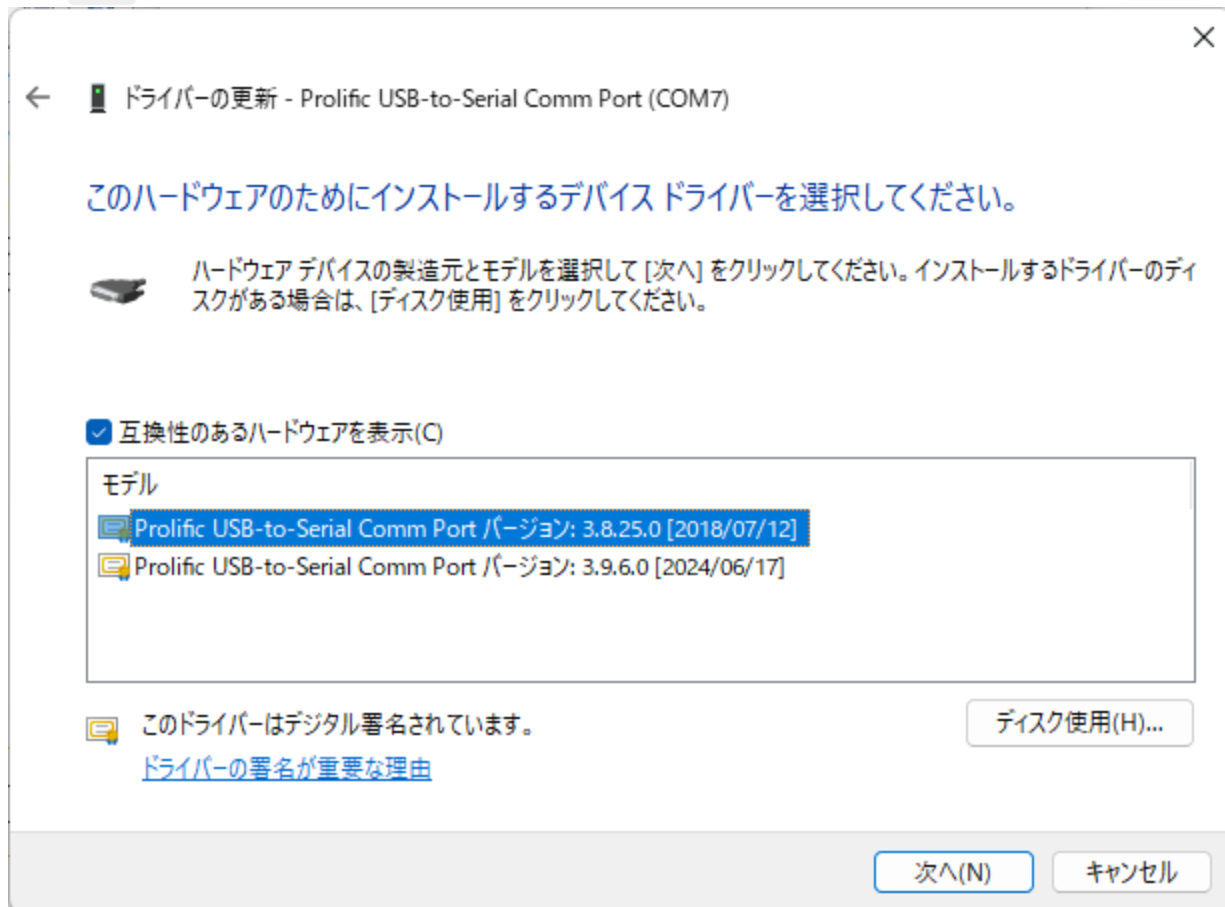

7. ドライバーが正常に更新されれば、下図のように正常終了のウインドが表示されます。

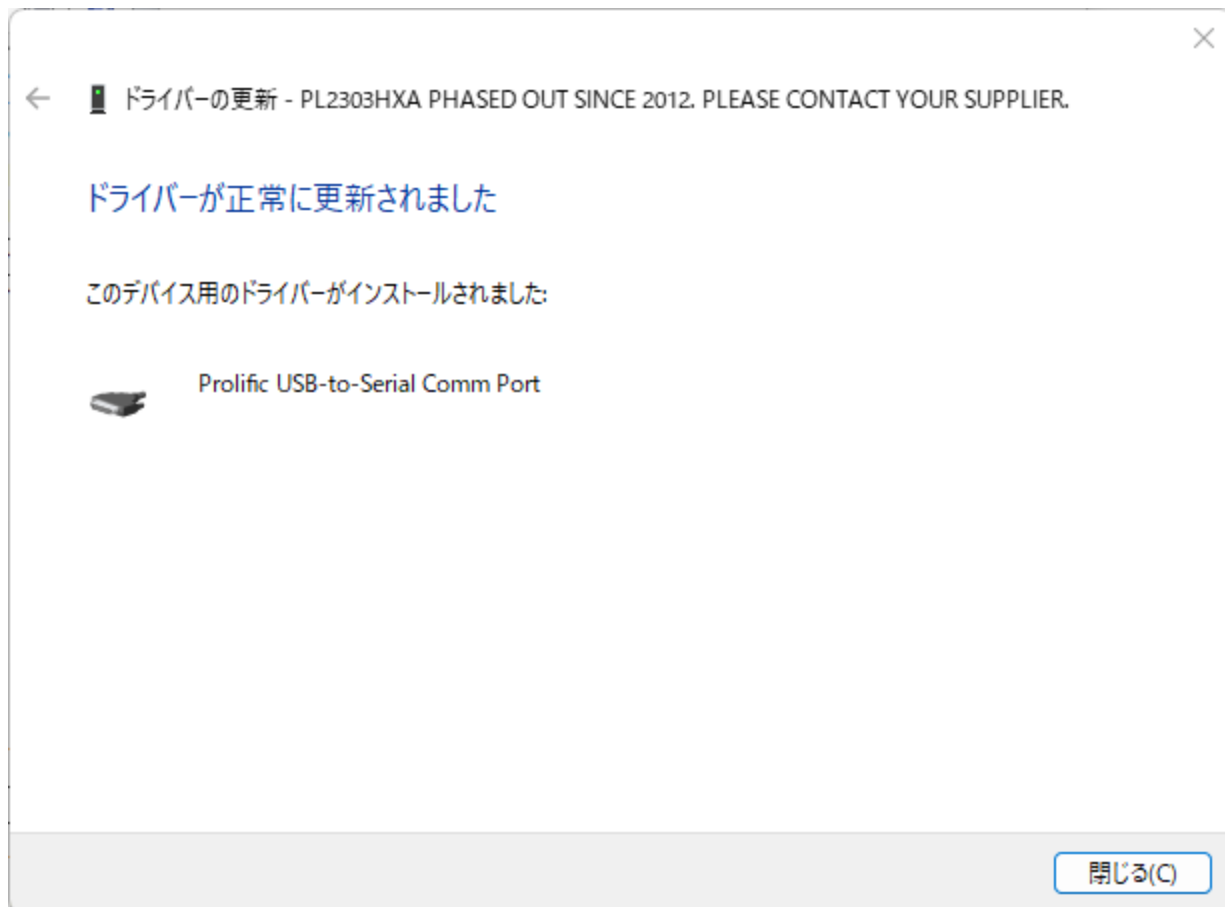

8. デバイスマネージャーの ポート(COMとLPT) の該当のデバイスが正常に認識されていれば終了です。